



IOC

Révérons votre différence

Titrator EASY- SO2

zur Automatischen Titration von

- Freiem SO₂ im Wein
- Gesamten SO₂ im Wein
- Bestimmung der Reduktone und Ascorbinsäure



Version: 01 / 2018

Alle Angaben basieren auf den aktuellen verfügbaren Daten und dem derzeitigen Stand des Wissens. Sie dienen Ihrer generellen Information. Wir schließen jedwede Gewährleistung und Haftungsfolgen für die Anwendung unserer Produkte aus. Für die ordnungsgemäße Anwendung ist alleinig der Anwender verantwortlich.

Lallemand GmbH
Triesterstraße 4a
A 2353 Guntramsdorf
+43 2236 50 62 99
www.weintechnologie.at



TITRATIONSANLEITUNG FREIES SO₂

- 25 ml Wein in den Becher pipettieren
- 10 ml KALIUMIODID – LÖSUNG mit Dosierzylinder zugeben
- 10 ml SCHWEFELSÄURE 25% mit Dosierzylinder zugeben
- Magnetrührstab in den Becher, Becher auf Rührer, Elektrodenhalterung absenken
- Zum Starten die Taste TITRATION und START drücken
- Nach Ende der Titration Gehalt an freiem SO₂ in mg/L ablesen

TITRATIONSANLEITUNG GESAMTES SO₂

- 25 ml Wein in den Becher pipettieren
- 10 ml SCHWEFEL11 Reagenz mit Dosierzylinder zugeben
- 15 min. Reaktionszeit abwarten
- 10 ml KALIUMIODID – LÖSUNG mit Dosierzylinder zugeben
- 10 ml SCHWEFELSÄURE 25% mit Dosierzylinder zugeben
- Magnetrührstab in den Becher, Becher auf Rührer, Elektrodenhalterung absenken
- Zum Starten die Taste TITRATION und START drücken
- Nach Ende der Titration Gehalt an gesamten SO₂ in mg/L ablesen

TITRATION DES FREIEN SO₂ UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER REDUKTONE UND ASCORBINSÄURE

- 25 ml Wein in den Becher pipettieren
- 2 ml GLYOXAL – Lösung zugeben und schwenken
- 10 min Reaktionszeit abwarten

Version: 01 / 2018

Alle Angaben basieren auf den aktuellen verfügbaren Daten und dem derzeitigen Stand des Wissens. Sie dienen Ihrer generellen Information. Wir schließen jedwede Gewährleistung und Haftungsfolgen für die Anwendung unserer Produkte aus. Für die ordnungsgemäße Anwendung ist alleinig der Anwender verantwortlich.

Lallemand Gmbh
Triesterstraße 4a
A 2353 Guntramsdorf
+43 2236 50 62 99
www.weintechnologie.at



- 10 ml KALIUMIODID – LÖSUNG mit Dosierzylinder zugeben o 10 ml SCHWEFELSÄURE 25% mit Dosierzylinder zugeben
- Zum Starten die Taste TITRATION und START drücken
- Nach Ende der Titration Gehalt an Reduktonen/Ascorbinsäure ausgedrückt in mg/L freiem SO₂ ablesen
- Berechnung: freies So₂ (inkl. Reduktone) – Reduktone = wahres SO₂ frei